

YALEPIC[®] 口腔拭子DNA样本保存管

YALEPIC[®] Swab DNA Storage Tube

产品货号

YS21052

产品保存及运输条件

4 ~ 37°C 常温运输保存。

产品概述

YALEPIC[®] Swab DNA Storage Tube 是一种用来采集并收集口腔粘膜DNA样本的保存管套装。采样拭子为灭菌独立包装，采用医疗专用材料，具有吸液性强、柔软洁净、发尘量低等优点。采样拭子头可折断，使用方便。2 ml 口腔拭子DNA样本保存管中含有 1 ml 的保存液，能迅速抑制口腔样本中的核酸酶，稳定DNA。可在常温条件下运输和储存样本，亦适应夏季高温的长途运输环境，既能在常温下稳定保存拭子样本DNA长达一年，又能在常温下保存RNA一周。分离提取的核酸样本经验证可广泛适用于下游基因分析检测等领域。

产品组分

序号	名称	规格
①	YALEPIC [®] 口腔拭子DNA样本保存管	2 ml/支, 50 支/盒
②	口腔采样拭子	50 支/盒


注意事项

1. 使用前检查产品包装是否完整，如有破损，严禁使用，并联系雅礼生物处理。
2. 采样拭子头除了口腔外请不要接触到其他物体，避免污染。
3. 本产品为一次性使用拭子，请勿重复使用。

操作流程

1. 在采集样本前用清水漱口1 ~ 2次，去除口腔中的食物残渣。
2. 清洁手部后，撕开采样棉签外包装。
3. 将棉签伸进口腔内，在内侧颊粘膜处反复擦拭15~20次，至棉头充分浸润。
4. 打开样本保存管盖，将采样后的棉签放入样本采集管内，沿手柄上的折痕折断，随即盖上样本保存管，完成样品取样。

实验流程示意图

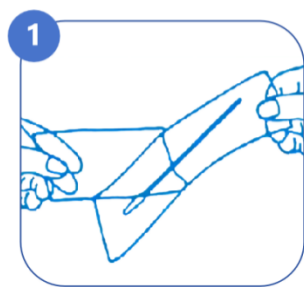


撕开包装，取出口腔拭子（操作过程中请勿接触到拭子棉签）



在采样部位反复刮取15~20次



拭子放于保存管中，沿折断点处折断拭子头部

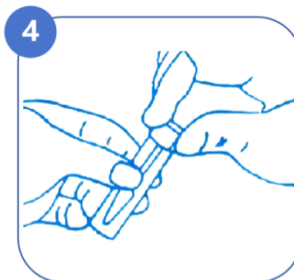

拧紧保存管盖子，做好标记妥善保存。

本产品仅供研究使用，请勿用于临床诊断。