

YALEPIC[®] 1Kb DNA 分子量标准

YALEPIC[®] 1Kb DNA Marker

产品货号:

YD19201

产品保存及运输条件:

2 ~ 8°C 保存两年, -20°C 保存三年

产品概述

YALEPIC[®] 1Kb DNA Marker 是由 8 条线状双链 DNA 条带组成, 适用于琼脂糖凝胶电泳中 DNA 标记条带的分析, 不建议用于聚丙烯酰胺凝胶电泳。本产品为即用型产品, 已含有 1 x Loading Buffer, 可根据实验需要, 直接取 5 μ l 进行电泳, 使用方便, 电泳图像清晰。其中 4000 bp 条带浓度为 100 ng / 5 μ l, 显示亮带; 6000 bp 条带浓度为 40 ng / 5 μ l, 显示略弱; 其余条带浓度均为 50 ng / 5 μ l。便于准确判断目的产物 DNA 的量。

产品组分

序号	产品组分	规格
①	YALEPIC [®] 1Kb DNA Marker	2 × 500 μ l

条带组成

1000 bp, 2000 bp, 3000 bp, 4000 bp, 5000 bp, 6000 bp, 8000 bp, 10000 bp

适用范围

适用于琼脂糖凝胶电泳。

推荐电泳缓冲液

TAE、TBE

自备试剂及仪器


琼脂糖、电泳缓冲液、电泳仪、凝胶成像仪

实验流程

1. 取 5 μ l YALEPIC[®] 1Kb DNA Marker 加入琼脂糖凝胶的加样孔中(每 1 mm 点样孔宽度加 1 μ l, 如果加样孔较宽, 可适当增加上样量), 进行电泳。
2. 建议电泳条件为 1% 琼脂糖凝胶, 电压为 4 ~ 10 V/cm。
3. 通过 EB 或 GelStain 染色, 在紫外灯下观察电泳条带。


注意事项

1. 使用前先将溶液彻底化冻混匀。
2. 建议化冻混匀后的 YALEPIC® 1Kb DNA Marker 放置于 2 ~ 8°C 保存，避免反复冻融。
3. 及时更换电泳缓冲液，并每次实验使用新配制的琼脂糖凝胶，以免影响实验结果。

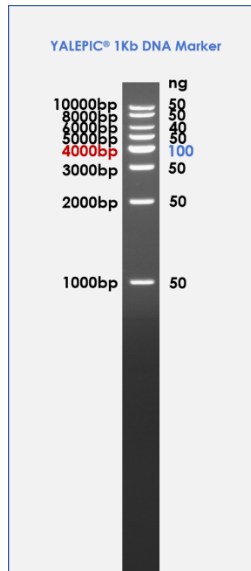

1.0% TAE 琼脂糖凝胶 YALEPIC® Gel Redness 染色 (上样量 5 μl)

YALEPIC® DNA Marker 和 Agarose 凝胶浓度对应表(推荐)

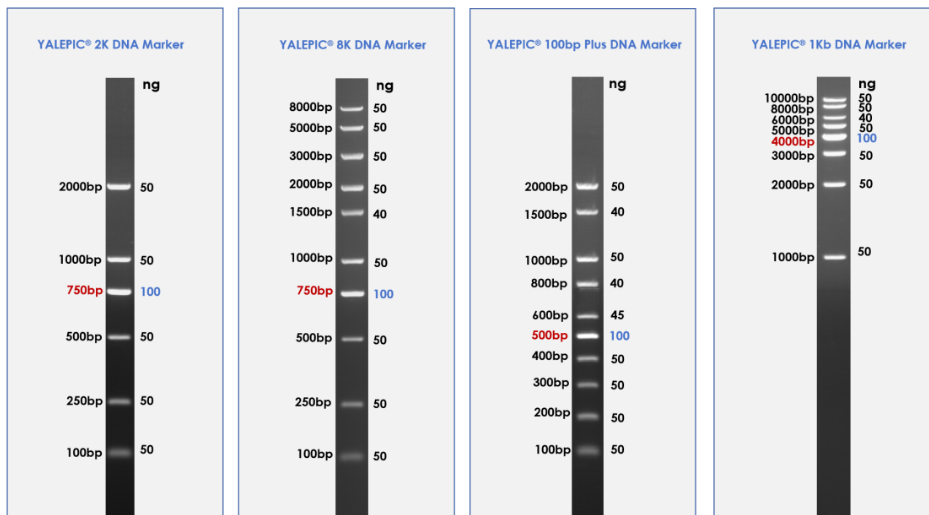

1.0% TAE 琼脂糖凝胶 YALEPIC® Gel Redness 染色 (上样量 5μl)

DNA Marker	Agarose
YALEPIC® 2K DNA Marker (YALI#YD19101)	1% ~ 1.5%
YALEPIC® 8K DNA Marker (YALI#YD19121)	1% ~ 1.5%
YALEPIC® 100bp Plus DNA Marker (YALI#YD19311)	1% ~ 1.5%
YALEPIC® 1Kb DNA Marker (YALI#YD19201)	1%

注：例图均为在 1.0% TAE 琼脂糖凝胶，YALEPIC® Gel Redness 无毒核酸染料 (10000×) (YALI#YDG19019) 染色，5 μl 上样量的推荐条件下进行的电泳结果。

本产品仅供研究使用，请勿用于临床诊断